

**LABGIC**

# 手持研磨仪

**L-HOB-MINI**

操作说明书

Operations Manual



L-HOB-MINI-2023.8版



# 前言

欢迎使用《手持研磨仪》使用说明书。用户在使用本仪器前应仔细阅读本说明书，按说明书指导进行操作，并了解各种注意事项。如果您在安装和使用的过程中遇到任何问题和需要帮助，请及时与供货商的售后服务部门取得联系，我们将竭诚为您服务。

## 质量保证

根据制造商的质量保证条款，在本说明书规定的正常使用条件和操作方法下使用该仪器时，该仪器的保修期为12个月（自购买之日起）。由于错误安装与操作、私自拆卸与维修以及其他违反说明书中规定的操作条款造成的仪器性能下降和损坏，不能按照本质量保证进行维修。如出现质保条款中的相关问题，请联系供货商。

# 安全注意事项

- 长期不使用请充满电放置于盒内。
- 电量用尽时请及时充满电，避免电池受损降低使用寿命。
- 请勿长期将仪器置于超过40°C的高温处。
- 出厂时电量大约在50%左右，首次使用前请充满电。
- USB---TYPE-C接口与安卓手机通用。
- 电量显示：一个灯亮代表电量0-30%，两个灯亮代表电量31%-70%，三个灯亮代表电量70%-100%，充满电后自动关闭灯。

# L-HOB-MINI 手持研磨仪

## 一、基本构造



## 二、技术参数

型号	L-HOB-MINI
工作电压V	4.2
功率W	10
处理量mL	2
转速调节	三档调节
转速范围rpm	5000/10000/18000
电源	蓄电池
电池容量mAh	300
续航时间h	1
充电时长	30min充到80%，60min充满
研磨棒直径mm	3
夹头深度mm	25
主机尺寸	125* $\phi$ 16
净重kg	0.086

### 三、操作方法

#### 1、安装研磨棒

将研磨棒放在夹头内，用机器上配套的六角扳手拧紧两边的紧固螺丝，让研磨棒稳定的固定在夹头内。

#### 2、开机使用

轻按开机键1次进入1档工作状态，此时转速5000；

再次轻按开机键进入2档工作状态，此时转速10000；

再次轻按开机键进入3档工作状态，此时转速18000；

再次轻按开机键进入关机状态。

#### 3、过载提示

使用中，负载显示会根据使用情况随时显示负载状态过载显示，使用负载过大时，过载显示灯亮起持续2秒过载系统会关机保护，如需继续使用可再次轻按开机键开机使用。

根据使用的现状，用户可以掌握负载情况，请在过载范围内使用。

### 四、装箱清单

- 1、L-HOB-MINI主机；
- 2、内六角扳手；
- 3、不锈钢研磨头1只；
- 4、USB---TYPE-C充电线；
- 5、说明书



## **Beijing Labgic Technology Co., Ltd.**

Add:No.9 Yumin Street, Area B of the Airport Industrial Zone,  
Shunyi District, Beijing 101318 China  
Toll Free:400-600-4213  
Website:[www.labgic.com](http://www.labgic.com)

