

单孔(磁力)水浴槽

LWB-MS1 | LWB-MS2



Beijing Labgic Technology Co., Ltd.

Add: No.9 Yumin Street, Area B of the Airport Industrial Zone,
Shunyi District, Beijing 101318 China
Toll Free: 400-600-4213
Website: www.labgic.com



3. 产品介绍



1. 产品简述

单孔(磁力)水浴槽采用国际先进的设计理念和制造技术,外形流畅美观,结构紧凑牢固,高度的通用性、简便的操作性等优点,为科研实验不可多得的一款仪器精品。

该款仪器广泛应用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍医疗品和生物制品,是生物、遗传、水产、环保、医疗、卫生、生化实验室,分析室、教育科研的必备工具。

2. 产品概览



4. 产品参数

型号	LWB-MS1	LWB-MS2
电机类型	/	无刷电机
转速范围	/	100-1200 rpm
步进	/	50 rpm
温度范围	0-100 °C	
显示精度	0.1 °C	
温度稳定性	±1 °C	
控制方式	数显按键	
定时范围	1min-23h59min	
额定功率	800W	
允许环境温度	5~40°C 80%RH	
内腔尺寸	200*200*深度130mm	
产品尺寸	260*265*325mm	

5. 正确使用

应用

> 主要用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂、浸渍医疗品和生物制品的加热和搅拌。

3

使用用途

> 广泛用于各大院校、环保、卫生、防疫、化工、自来水、医疗等单位的实验工具。

使用步骤

LWB-MS1

- > 往水浴锅中加入适量清水，再放上蒸架
- > 插上电源，打开开关
- > 将装有待恒温物品的容器放于水浴中，盖上盖子
- > MENU键切换时间/温度，上下键调整参数
- > 按START/STOP键启动/停止水浴加热功能
- > 使用完毕后，取出容器，关闭电源，并倒出箱体内部的水

LWB-MS2

- > 往水浴锅中加入适量清水，先放入搅拌子，再放上蒸架
- > 插上电源，打开开关
- > 将装有待恒温物品的容器放于水浴中，在容器内放入搅拌子，盖上盖子
- > MENU键切换时间/温度，上下键调整参数
- > 按START/STOP键启动/停止水浴加热功能
- > 使用完毕后，取出容器，关闭电源，并倒出箱体内部的水

仪器使用环境

- > 室内使用
- > 海拔高度：≤2000m
- > 仪器工作适用于环境温度范围是+5°C~+40°C
- > 仪器工作适用相对湿度范围为≤80%
- > 周围无影响性能的振动和气流存在
- > 周围空气中无导电尘埃爆炸性气体和腐蚀性气体存在
- > 仪器工作时前后左右保持10cm的安全距离


4

安全注意事项

- > 严禁双手沾有液体时拔插电源接头及拨动开关电源按键！
- > 严禁仪器带电时拔插电源插头！
- > 严禁通电状态下维护保养擦洗仪器！
- > 严禁将仪器安装在凹凸不平、摇晃震动的工作台面上！

6. 装箱清单

- > 电源线 > 透明高盖 > 承载架 > 搅拌子×2
- > 安全把手 > 螺丝刀 > 螺丝×2 > 使用说明书

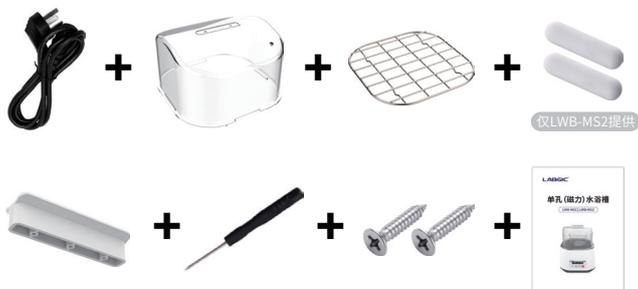

5

产品合格证

Product Conformity Certificate

产品名称/Product Name: 单孔(磁力)水浴槽

产品型号/Model Number: LWB-MS1 / LWB-MS2

生产日期/Production Date: _____

品牌商/Manufacturer: 北京兰杰柯科技有限公司

电话 / Telephone: 400-600-4213

6